

甘油 PBS 封片剂

产品简介:

甘油 PBS 封片剂是一种用于常规封固剂, 亦可用于减缓荧光淬灭的封固, 可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭, 主要由甘油、PBS 缓冲液组成; 对于减缓荧光淬灭, 其效果不如抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium), 按每个样本需要 50 ~ 100 μ l 封片剂计算, 5ml 可以用于至少 50 样本的封片。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0271	IH0271	Storage
	甘油 PBS 封片剂		10ml	50ml
使用说明书			1 份	

自备材料:

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、荧光显微镜

操作步骤(仅供参考):

1、贴壁细胞样本

- ①染色完成后, 吸去染色液。
- ②滴 1 滴甘油 PBS 封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
- ③在荧光显微镜下观察。

2、组织切片

- ①染色完成后, 吸去染色液。
- ②滴 1 滴甘油 PBS 封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
- ③在荧光显微镜下观察组织切片。

3、其它样品

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

- 1、荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。

- 2、在使用甘油 PBS 封片剂的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
DH0005	Mayer 苏木素染色液
IH0091	多聚赖氨酸溶液(10×PLL,1mg/ml)
IH0142	PBS 磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.2-7.4)
IH0270	甘油明胶封固液
IH0305	柠檬酸钠抗原修复液(50×)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TO1036	还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(DTNB 速率微板法)